

Vážený pán alebo pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie produktu.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a riad'te sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie jeho pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS

Lakmusové papieriky slúžia na kontrolu merania pH vo vode, pôde, slinách, moči, telesných tekutinách, na kontrolu úrovne kyslosti v organizme a mnohé iné. Používajú sa v mnohých oblastiach ako: akváriá, bazény, rybársky priemysel, laboratória, gastronómia, záhradníctvo a všade tam, kde je potrebné meranie pH. Sada obsahuje 80 nových papierikov, merajúcich od 1 do 14 pH. Jeden kus papiera by mal byť namočený v testovanej kvapaline. Po 15 sekundách papier zmení farbu. Výsledok sa odčíta porovnaním získanej farby na prúžku s priloženou stupnicou merania. Balenie obsahuje 80 prúžkov, z ktorých každý je možné rozdeliť na tri menšie, takže sada umožňuje vykonať až 240 meraní pH.

TIP

- Zariadenie je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo ak zistíte poškodenie v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy, kontaktujte prosím servisnú linku.

AKO POUŽÍVAŤ

- Odtrhnite jeden prúžok indikačného papierika z podložky.
- Ponorte prúžok do vzorky vody približne na 1-2 sekundy.
- Odstráňte prúžok a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa farba stabilizuje.
- Porovnajme farbu papiera s poskytnutou farebnou stupnicou.
- Odčítajte hodnotu pH, ktorá zodpovedá najbližšej farbe.

Poznámka: Pamätajte, že lakmusové papieriky obsahujú veľké množstvo chýb a výsledky sú len orientačné. Nepoužívajú sa na podrobné laboratórne analýzy.

POROVNÁVACIA STUPNICA:

- 1-3 reakcia veľmi kyslých látok
- 4-6 reakcia kyslých látok
- 7 neutrálna reakcia
- 8-11 alkalická reakcia
- 12-14 vysoko alkalická reakcia

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Porovnávací stupnica
- 80 kusov pášikov
- 1 prúžok môže stačiť na 3 merania
- Rýchle meranie len za 15 sekúnd
- Meranie pH: 1,0-14,0 pH
- Rozmery jedného pásika: 5,5 cm x 1 cm
- Rozmery balenia: 7cm x 4,5cm

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Indikátorové papieriky skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia a vlhkosti.
- Nedotýkajte sa prstami testovacieho prúžku, aby ste nenarušili čítanie.
- Nedovoľte, aby sa indikátory dostali do kontaktu s inými chemikáliami, ktoré môžu ovplyvniť výsledok testu.
- Po každom použití obal pevne uzavrite, aby ste papier ochránili pred vonkajšími faktormi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Výrobok určený len na vonkajšie použitie – neprehltajte ani nekladajte do úst.
- Zabráňte kontaktu s očami. V prípade náhodného kontaktu vypláchnite oči veľkým množstvom vody.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Testovací papierik nepoužívajte na meranie pH látok neznámeho pôvodu alebo agresívne korozívnych látok.
- Nevystavujte vysokým teplotám a vlhkosti – môže to skresliť výsledok testu.
- Po použití vyhod'te papier do koša – nedá sa znovu použiť.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na miesto likvidácie odpadu určené miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.
Vyhradujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a údajov o produkte bez upozornenia.